



- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink, um verfügbare Anleitungen, zusätzliche Informationen oder Software zu diesem Produkt zu finden.
- GB** Visit our website using the QR code or web link below to find available instruction manuals, additional information or software for this product.
- FR** Visitez notre site Web en utilisant le code QR ou le lien Web ci-dessous pour trouver les manuels d'instructions disponibles, des informations supplémentaires ou des logiciels pour ce produit.
- NL** Bezoek onze website met behulp van de onderstaande QR-code of weblink om beschikbare handleidingen, aanvullende informatie of software voor dit product te vinden.
- ES** Visite nuestro sitio web utilizando el código QR o el enlace web a continuación para encontrar manuales de instrucciones disponibles, información adicional o software para este producto.
- IT** Visita il nostro sito web utilizzando il codice QR o il collegamento web qui sotto per trovare manuali di istruzioni disponibili, informazioni aggiuntive o software per questo prodotto.



www.bresser.de/P5942680



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

RECYCLAGE (TRIMAN/FRANCE)




Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GB	INSTRUCTION MANUAL	4
NL	HANDLEIDING	6
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	8

FIG. 1



FIG. 2

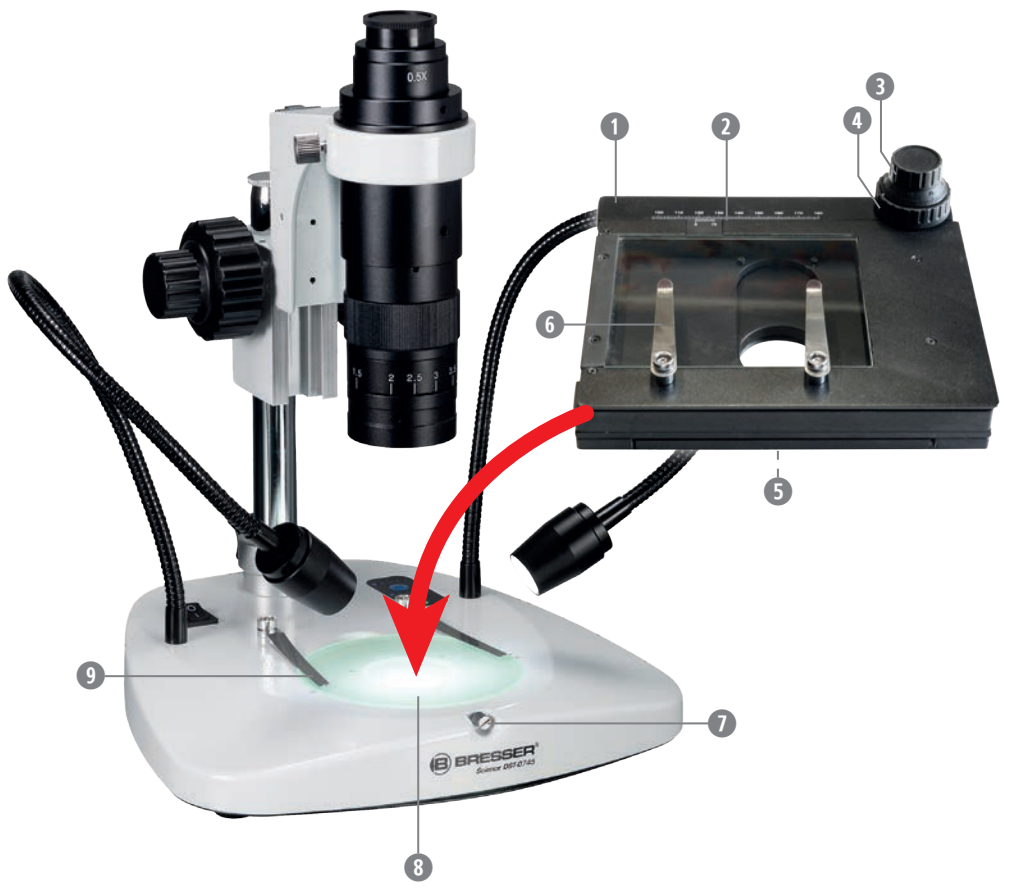

Inhaltsverzeichnis

Impressum	5
Gültigkeitshinweis	5
Über diese Anleitung	5
Allgemeine	
Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang	6
Teileübersicht	6
Montage & Verwendung	6
Reinigung	6
Lagerung	7
Technische Daten	7
Entsorgung	7
Garantie	7

IMPRESSUM

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

Für etwaige Garantieansprüche oder Serviceanfragen beachten Sie bitte die Hinweise zu „Garantie“ und „Service“ in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass unaufgeforderte Rücksendungen nicht bearbeitet werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2025 Bresser GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation – auch auszugsweise – in jeglicher Form (z. B. Fotokopie, Druck usw.) sowie die Nutzung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z. B. Bilddatei, Website usw.) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers ist untersagt.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europäischen Union und/oder anderen Ländern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschützt.

GÜLTIGKEITSHINWEIS

Diese Dokumentation ist gültig für das Produkt mit der folgenden Artikelnummer:

5942680

Manual version: 0125

Bezeichnung:

Manual_5942680_Kreuztisch-Stereomikroskope_de_BRESSER_v012025a

Bei eventuellen Rückfragen geben Sie bitte diese Angaben an.

ÜBER DIESE ANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung ist als Bestandteil des Gerätes zu betrachten.

Lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kreutztisch verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerät verkauft oder an eine andere Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung an den neuen Besitzer/Benutzer des Produkts weitergegeben werden.

Die Verwendung des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkts ist nur mit einem geeigneten zusätzlichen Mikroskop möglich, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Modellabhängig können Abbildungen von den tatsächlichen Produktteilen abweichen. Dies gilt insbesondere für das zusätzlich erforderliche Mikroskop. Die grundlegende Funktion ist jedoch für alle Produktvarianten gleich.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VERLETZUNGSGEFAHR!

Nicht in Gegenwart von Kindern oder Tieren verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Der Kreuztisch beinhaltet bewegliche Teile. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Kreuztisch! Bei unsachgemäßer Handhabung können Körperteile gequetscht werden!

LIEFERUMFANG (Fig. 1)

Kreuztisch (A)

TEILEÜBERSICHT (Fig. 2)

- 1 Kreuztisch
- 2 Nonius-Skala
- 3 Einstellrad vor-/ zurück
- 4 Einstellrad rechts / links
- 5 Flansch (Unterseite)
- 6 Objektklemmen (Kreuztisch)
- 7 Schraube zur Fixierung der Objektplatte
- 8 Objektplatte
- 9 Objektklemmen Mikroskop*

HINWEIS:

Dieser Kreuztisch ist mit Mikroskopen kompatibel, die mit einer Objektplatte mit 95 mm Durchmesser ausgestattet sind.

⚠ GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN!

Montieren und benutzen Sie den Kreuztisch nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Verwenden Sie dieses Produkt nur in Kombination mit den genannten Mikroskopen!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an diesem oder anderen für die Funktion eingesetzten Geräten, die durch eine fehlerhafte und/oder unsachgemäße Montage und/oder Verwendung zurückzuführen sind!

MONTAGE

1. Entfernen Sie die vorhandenen Objektklemmen (9) vom Mikroskop.
2. Entnehmen Sie die Objektplatte (8). Diese ist in der Regel mit einer Rändel- oder Madenschraube (7) gesichert, die zunächst gelöst werden muss.
3. Setzen Sie den Flansch (5) des Kreuztisches nun in die Aussparung für die Objektplatte ein und ziehen Sie die Rändel-/Madenschraube wieder an.

HINWEISE:

Rändelschrauben lassen sich in der Regel mit einem Schlitzschraubendreher anziehen.

Der Flansch ist nicht zentrisch. Je nach Bauart des Mikroskops kann es daher vorkommen, dass der Kreuztisch um 180° gedreht werden muss. Dann befinden sich die Einstellräder (3+4) unten links und der Nonius (2) steht auf dem Kopf.

Die Objektbewegung erfolgt mittels der koaxialen Einstellräder (3+4). Bei Bedarf kann es mit den beiden Objektklemmen (6) fixiert werden.

Der Kreuztisch ist lichtdurchlässig.

*Mikroskop nicht im Lieferumfang enthalten

Daher kann er auch für Durchlicht-Beobachtungen verwendet werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Kreutztisch äußerlich mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsflüssigkeiten oder kratzenden Reinigungsutensilien.

LAGERUNG

Schützen Sie den Kreutztisch vor Staub und Feuchtigkeit!

Bewahren Sie ihn bei Zimmertemperatur in der Original-Verpackung an einem trockenen und staubfreien Ort auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen!

TECHNISCHE DATEN

Kreutztisch verwendbar für folgende Stereomikroskope:

- BRESSER Advanced ICD 10x-160x (Art.-Nr. 5804000)
- BRESSER DST-0745 (Art.-Nr. 5808100)
- Ähnliche oder baugleiche Mikroskope mit einem Beleuchtungschacht-Durchmesser von 95 mm

Abmessungen (LxBxH):

180 x 155 mm x 61 mm

Höhe (über Objektstisch): 26 mm

Gewicht: 1500 g

Max. Bewegungsbereich:

165 x 65 mm (abhängig von der Größe des Mikroskops)

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder Ihrer Umweltbehörde.

GARANTIE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zur Verlängerung der Garantiezeit und Details zu unseren Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.



www.bresser.de/warranty_terms

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 350

BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone**: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Appel gratuit depuis la France ou la Belgique.

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

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
Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope

