

HDMI DISPLAY FULL HD (13.3") FÜR MIKROCAM PRO HDMI UND MINI HDMI ANLEITUNG Art. No. 5914120



Zubehör:
2x passende Schrauben
1x Innensechskantschlüssel
1x HDMI-Kabel
1x Y-Kabel Hohlstecker/USB-C

A Die Verbindungsplatte für den Anschluss an die Mikroskopkamera* befindet sich an der Klappstütze des Displays




B Die Verbindungsplatte zum Display befindet sich an der Seite der Mikroskopkamera*



Mit den zwei passenden Schrauben an der Außenseite der Klappstütze befestigen

C Display an der Mikroskopkamera* und dem Mikroskopkopf* befestigen




z. B. MikroCam MINI FULL HD HDMI

Linksseitige Schnittstellen

Nicht belegt
2x USB-C Power
HDMI

HDMI-Kabel
Y-Kabel Hohlstecker/USB-C

D HDMI-Display über HDMI-Kabel verbinden und Stromversorgung herstellen (Netzteil* der Kamera verwenden (Anschluss 3))



Rechtsseitige Schnittstellen und Steuerungstasten

4 Menüführung

5 Lang: Display EIN/AUS
Kurz: Menü (Helligkeit, Kontrast)
Nicht benötigt (USB)

E Display über die Steuerungstasten optimal auf Ihre Bedürfnisse einstellen



Anleitung/Zubehör/Hinweise unter: www.bresser.de/P5914120

* Nicht im Lieferumfang enthalten

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail: service@bresser.de · Telefon: +49 2872 8074350
BRESSER GmbH Kundenservice · Gutenbergstr. 2 · 46414 Rhede · Deutschland